

Ohjeet näytteenottoon

Testipakkaus on tarkoitettu nopeaan mikrobiologisen puhtauden tarkkailuun erilaisista materiaaleista. Testilevy on päällystetty molemmin puolin kokonaismikrobielatusaineella, jolla useimmat mikrobit kasvavat nopeasti.

Näytteenoton yhteydessä varmista, ettei elatusaine joudu kosketuksiin muun kuin varsinaisen näytteenottokohdan kanssa. Käytä kertakäyttökäsineitä käsitellessäsi avointa näytepakkausta.



Avaa putki.
Napsauta levyn muovinivel auki helpottamaan näytteenottoa.



Paina levyä tiiviisti
tutkittavaa pintaa vasten 3-4 sekunnin ajan. Älä liikuttele painamisen aikana.



Käännä levy ja tee
samoin kuin edellä, mutta eri kohdasta tutkittavaa pintaa.



Näytteenoton jälkeen
laita levy takaisin putkeen ja sulje putki.

- Täytä lähete huolellisesti. Merkitse putkessa olevaan valkoiseen tarraan sama näytenumero, kuin lähetteessä.
- **Erityisen tärkeää on myös tieto näytteenottoajasta.**
- Palauta näyte mahdollisimman pian joko postitse tai tuomalla toimipaikkaamme 24 h sisällä näytteenotosta.

SÄILYTYS JA TURVAMÄÄRÄYKSET

Säilytä testipakkaus 18 - 25 °C, vedolta, lämpötilan vaihteluilta ja valonlähteiltä suojattuna. Vältä säilytystä lämpöä tuottavien laitteiden läheisyydessä.

Levyt eivät saa jäätä.

Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn vanhenemispäivämäärän jälkeen. Vanhenemispäivämäärä on merkitty testiputkien korkkiin. Jos elatusaineessa esiintyy värimuutoksia tai kuivumista, elatusaine on irronnut levyltä tai elatusaineella esiintyy mikrobikasvua, älä käytä testipakkausta.

kvvy